WSE-5400

Printgraph Classic

Gel Documentation System



Name is 「Classic」. But, applied new technology!

ATTO has been sold Printgraph series 4000 units. New released Printgraph series "Classic".



Feature


WSE-5400 Printgraph Classic은 3M 픽셀의 고해상도 Color CMOS를 탑재한 Gel Documentation 시스템입니다.

UV 또는 Cyan 광원(옵션)을 이용하여 형광 염색된 DNA gel을 컬러 또는 흑백으로 촬영할 수 있으며 Trans-white LED plate 인 Flat Viewer(옵션)를 장착하면 CBB로 염색한 protein gel도 촬영할 수 있습니다.

PC로 컨트롤하며 SONY thermal printer 를 연결하면 간편하게 인쇄할 수 있습니다.




Operation

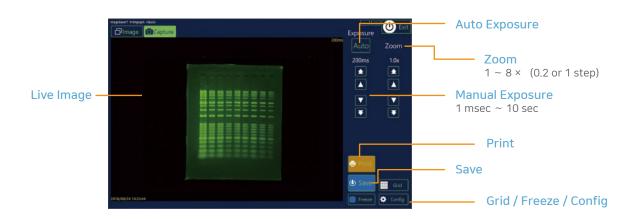


Digital Zoom

고화질 이미지를 얻을 수 있는 개선된 digital zoom. 저장된 파일도 zoom 가능

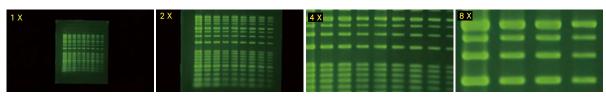

Monochrome **₹** Color

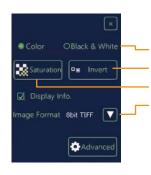

Color / monochrome 변경 가능

Color / monochrome 스위칭 흑백 반전을 위한 Invert 기능 Saturation 감지 기능

File Format: TIFF/JPG/BMP 8bit, TIFF 16bit


Color CMOS camera images

Agarose DNA 전기영동 후

- ·Ethidium Bromide 염색 (Red)
- ·EzFluoroStain DNA 염색 (Green)



EtBr, Safe Dye 등 모든 DNA 염색용 형광 dye 검출 가능

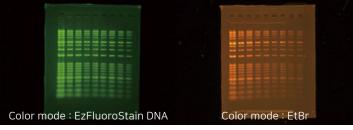



Monochrome mode (Invert): EtBr

Analysis SW (Option)



ATTO Densitometry Software CS Analyzer 4

샘플 유형에 따른 분석 모드를 선택하여 Intensity 측정, M.W. 분석, pl 분석, 상대정량 등 다양한 분석을 수행하는 프로그램입니다.



Lane Analysis

 Lane의
 수와
 밴드의
 수가
 많은
 DNA나

 단백질의
 1차원
 전기
 영동
 분석에

 적합합니다.
 각각
 lane의
 밴드와


 background를
 자동 인식한 뒤 intensity를

 도출합니다.
 M.W. marker
 정보를
 입력해


 놓으면
 밴드의
 MW 값을 산출합니다.





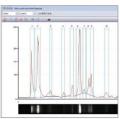

Free Rotation

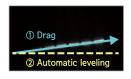



손쉽게 이미지의 수평을 맞추어 줄 수 있도록 간편한 방식의 free rotation 기능을 지원합니다. 같은 M.W.의 밴드 위에 선을 드래그 하면 자동으로 수평이 맞추어 집니다.

Information

Specification

WSE-5400 Printgraph Classic
High sensitive Color CMOS (3 M Pixels)
2048 × 1536 Resolution, Color / Monochrome switchable
F1.4 12 mm Single focal lens
Digital zoom ×1~8
25 mm (W) × 18 mm (D) ~ 200 mm (W) × 150 mm (H)
10 inch touch panel LCD or PC
Orange filter (50 mm)
1 msec ~ 10 sec, Manual / Auto
White level
Convert white&Black / Grid / Color mode / Monochrome mode
USB Memory, 8 bit TIFF / BMP / JPEG / 16 bit TIFF
Cabinet : 340 (W) × 275 (D) × 437 mm (H), 9.0 kg
Touch system : 264 (W) × 150 (D) × 222 mm (H), 2.5 kg

Ordering Information

Code No.	Model	Qt
2305420K	WSE-5400 Printgraph Classic Main unit + UV transilluminator + PC	1 Set
2305424	Filter for WSE-5400	1 pk
3532197	UV Transilluminator, WUV-M20	1 set
2196160	Flat Viewer (White LED)	1 pk
2008151	WSE-5600 CyanoView (Cyan LED)	1 pk
3535038	T-8M Lamp, 6/pk	1 pk
2140202	SONY UP-D898MD thermal printer	1 pk
2140913	UPP-110HG Printer paper, 10 rolls	1 pk
2195931	Gel tray S (194 × 164 mm)	1 pk



WUV-M20 UV transilluminator



WSE-5600 CyanoView



Flat Viewer



UP-D898MD Thermal Printer





(주)아토코리아

대전광역시 유성구 복용로40번길 5-6, 102호 Tel. 042-822-1117 / Fax. 042-825-1116

URL: www.attokorea.co,kr E-Mail: info@attokorea.co.kr $0.000\ 001 = 10^{-6}$

micro

 $0.000\ 000\ 001 = 10^{-9}$

 $0.000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-12}$ pico $0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 =\ 10^{-15}$ femto

 $0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-18}$

ATTD

nano