

EzTween 사용설명서

1. 본 제품을 안전하게 사용 하기 위한 주의 사항

본 제품을 안전하게 사용하기 위해 우선 본 설명서를 잘 읽어 주십시오. 본 취급 설명서의 내용을 충분히 이해하기 까지 조작은 피해 주세요. 또한 본 취급설명서는 본 제품을 지정 목적에 사용하는 방법만을 기재하고 있습니다. 본 사용 설명서에 기재되어 있지 않는 목적, 사용으로는 이용하지 말아 주십시오. 만일, 본 사용설명서에 기재되어 있지 않은 목적, 방법으로 사용하신 경우, 필요한 안전 대책 및 예측 불허한 사태에 대해서는 모두 조작하시는 분의 책임이 됩니다. 또한, 동시에 사용하는 장치의 설명서도 잘 읽고 숙지 후 사용해 주십시오.

2. 사용목적

본 제품은 Western blotting 에서 사용 하는 TBS 와 PBS 등의 멤브레인막 세척액에 첨가하는 계면 활성제 입니다.

3. 본 제품의 구성

명칭	용량	개수
EzTween	100 mL	1bottle

명칭	주성분
EzTween	10% Tween 20 (일반적으로 사용하는 농도의 100 ~ 200 배 의 농도 입니다)

4. 조성

본 제품은 PRTR법, 독극물단속법, 노동안전위생법의 제외 규정량을 초과하는 통지대상물은 포함하고 있지 않습니다. 자세한 것은 본사로 본 제품의 MSDS를 요청하여 주십시오.

5. 보존방법

- EzTween 은 냉장 보관 하십시오. 미개봉 상태 에서 사용 기한 내라면 (제조일로부터 1 년간) 안정적입니다.
- EzTween 는 방부제를 포함하지 않습니다. 개봉시 세균 등의 오염에 주의하시기 바랍니다.

6. 폐기방법

- 각 시약의 폐기는 소속 기관의 폐기 방법을 준수 하십시오.
- Bottle 재질 : 본체 : 폴리에틸렌
뚜껑 : 폴리프로필렌

7. 본 제품 이외에 필요한 것

- EzTBS, EzPBS(-)

8. 사용상의 주의

- 본 제품은 일반적으로 사용하는 농도의 100 ~ 200 배 Stock solution 입니다. 사용시에는 사용 방법에 따라 희석 하십시오.
- EzTween 는 방부제를 포함하지 않으므로 개봉 시에는 세균 등의 오염 에 주의하시기 바랍니다.
- HRP의 활성을 저해하는 Sodium azide (아지드화 나트륨)을 포함하지 않습니다.

9. 사용방법

1. EzTween 을 EzTBS 또는 EzPBS(-) 의 Stock solution 에 1/100 (~ 1/200) 용량 첨가 합니다.

※ EzTBS 또는 EzPBS(-)의 각 Stock solution 에 미리 1/10 ~ 1/20 용량의 EzTween 을 첨가하여 저장할 수 있습니다.

10. 참고사항

※ 실험 조작은 동일한 프로토콜에서도 약간의 핸들링의 차이에 의해서 결과가 크게 다를 수 있으니 주의 바랍니다.

<http://www.attokorea.co.kr/>



アト一株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- ベリスタポンプ
- クロマトグラフ

- DNA分析装置
- 画像分析システム
- 発光分析装置
- バイオ研究機器

■ 本 社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
◆ 技術サービス
■ 技術開発 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6
センター (東京都許可 医療機器製造業)

Tel (03) 5827-4861 (代表) Fax (03) 5827-6647
Tel (03) 5827-4873 (代表) Fax (03) 5827-4874
Tel (03) 5818-7560 (代表) Fax (03) 5818-7563